

ZALECENIA KONSERWACYJNE

Wyjątkowe właściwości żywicy epoksydowej DURCON sprawiają, że do zachowania oryginalnego stanu laboratoryjnych powierzchni roboczych wystarczy niewielki wysiłek. Dzięki temu oszczędzacie Państwo czas, zapewniając sobie najwyższy stopień sterylności i bezpieczeństwa. Idealnie gładka i spójna powierzchnia żywicy epoksydowej DURCON zapobiega wnikaniu w głąb płynów i gromadzeniu się brudu.

- * Do usuwania powierzchniowych zabrudzeń wystarczy użycie wilgotnej ściereczki. W przypadku trudniejszych do usunięcia plam lub zabrudzeń, zalecamy stosowanie środków czystości domowego użytku, unikając jednak proszków ściernych i szorstkich gąbek.
- * Wszelkie zatłuszczenia oraz powierzchniowe rysy będące efektem zarysowań materiałami metalowymi, gumowymi, itp, można łatwo usunąć przecierając płyty ściereczką nasączoną benzyną ekstrakcyjną lub rozpuszczalnikiem.
- * Idealnym sposobem na przywrócenie pierwotnego połysku tworzywa DURCON, jest przetarcie powierzchni roboczych ściereczką nasączoną olejem mineralnym, lub wazelinowym. Następnie należy przetrzeć powierzchnię suchą bawełnianą ściereczką.
- * W przypadku trwałych zarysowań oraz ewentualnych odbarwień będących wynikiem **długotrwałego** kontaktu ze stężonymi kwasami lub zasadami, szczegółowych instrukcji dotyczących ich usunięcia udzielą Państwu pracownicy naszej firmy.

WYMAGANE MATERIAŁY I NARZĘDZIA

- detergenty,
- benzyna ekstrakcyjna,
- olej mineralny lub wazelinowy,
- czyste ściereki.